

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-laboratoryjna-serii-bt600ea-yx-0-03-2200mlmin-p-618.html>



## Pompa perystaltyczna laboratoryjna serii BT600EA YX 0,03-2200ml/min

Cena brutto	<b>4 400,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 577,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>

### Opis produktu

Szanowni Państwo,

Jesteśmy liderem precyzyjnego dozowania cieczy na polskim rynku, nie oferujemy wirtualnych towarów, dokładamy wszelkich starań aby zapewnić 100% dostępności towaru z naszego magazynu, mamy praktyczną wiedzę o obsłudze, przeznaczeniu i przydatności naszych produktów.

Mamy świadomość tego że nie dla każdego opisy produktów zamieszczone poniżej są jasne i zrozumiałe, dlatego zachęcamy do kontaktu telefonicznego, lub mailowego, każde zapytanie traktujemy indywidualnie.

#### **Pompa perystaltyczna serii BT600-EA YX**

Pompa perystaltyczna laboratoryjna wyposażona w głowicę 153 YX umożliwiającą uzyskanie wydajności w zakresie 0,03-2200ml/min.

Rozwiązanie zastosowane w głowicy YX jest cenione na całym świecie z uwagi na bardzo łatwą i szybką wymianę węża tłoczącego.

Pompa umożliwia współpracę z innymi głowicami np. DG2, DG4, 253 YX

#### **Ogólna charakterystyka pomp z rodziny BT EA**

Pompa perystaltyczna serii BT - EA (modele: BT100EA, BT300EA, BT600EA) to nowoczesne urządzenie wyposażone w silnik krokowy, oraz zaawansowany sterownik mikroprocesorowy.

Pompa może współpracować z kilkoma typami głowic tłoczących, oraz różnymi średnicami węży tłoczących, zapewniając tym samym przepływy w zakresie 0,005 - 2340ml/min

#### **Podstawowe funkcje urządzenia:**

- Praca jednostajna z zaprogramowaną prędkością obrotową w zakresie 0.1-100obr/min (model BT100EA), 0.1-300obr/min (model BT300 EA), 0.1-600obr/min (model BT600EA)
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zakresie 0.1-100obr/min (model BT100EA), 0.1-300obr/min (model BT300 EA), 0.1-600obr/min (model BT600EA)
- Praca w obu kierunkach
- Odmierzanie dawek wyrażonych jednostką czasu (tryb pracy sekundowy, minutowy, godzinny)
- Tryb manualny (dawka odmierzana jest po każdorazowym uruchomieniu pompy)
- Tryb sekwencyjny (dawki odmierzane są zgodnie z zaprogramowanym cyklem, oraz ilością powtórzeń)
- Ustalanie pauzy pomiędzy dawkami (tryb sekundowy, minutowy, godzinny)
- Ustalanie ilości dawek
- Funkcja „ cofania „ pozwala na obrót pompy w kierunku przeciwnym do normalnej pracy o określony kąt (0-360 stopni) po każdej uwolnionej dawce (funkcja zapobiega ewentualnemu skapywaniu medium)
- Możliwość sterowania zewnętrznymi sygnałami analogowymi (0-5V, 0-10V, 4-20mA)

Poniższe tabele obrazuje zakresy przepływów dla poszczególnych pomp, przy zastosowaniu różnych głowic i węży o różnych średnicach.

BT100 EA głowica 153YX, 253YX medium: woda prędkość 0-100rpm

Pump head	153Yx					253Yx			
Hose	14#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#	36#
Inner diameter x thickness	1.6×1.6	3.2×1.6	4.8×1.6	6.4×1.6	7.9×1.6	4.8×2.4	6.4×2.4	7.9×2.4	9.7×2.4
Flow rate	0.02~21	0.07~79	0.17~194	0.29~275	0.39~380	0.2~135	0.14~248	0.3~390	0.5~500

BT100 EA głowica DG1, DG2 (dane dla pojedynczego kanału) medium: woda prędkość 0-100rpm

Pump head	DGx		
Hose	1×1	2×1	3×1
Inner diameter x thickness	1×1	2×1	3×1
Flow rate	0.005~7	0.014~15	0.023~28

BT300 EA głowica 153YX, 253YX medium: woda prędkość 0-300rpm

Pump head	153Yx					253Yx			
Hose	14#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#	36#
Inner diameter x thickness	1.6×1.6	3.2×1.6	4.8×1.6	6.4×1.6	7.9×1.6	4.8×2.4	6.4×2.4	7.9×2.4	9.7×2.4
Flow rate	0.03~63	0.08~230	0.17~500	0.3~890	0.4~1170	0.2~445	0.3~840	0.4~1170	0.5~1500

BT300 EA głowica DG1, DG2 (dane dla pojedynczego kanału) medium: woda prędkość 0-150rpm

Pump head	DGx		
Hose	1×1	2×1	3×1
Inner diameter x thickness	1×1	2×1	3×1
Flow rate	0.005~15	0.014~25	0.023~36

BT600 EA głowica 153YX, 253YX medium: woda prędkość 0-600rpm

Pump head	153Yx					253Yx			
Hose	14#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#	36#
Inner diameter x thickness	1.6×1.6	3.2×1.6	4.8×1.6	6.4×1.6	7.9×1.6	4.8×2.4	6.4×2.4	7.9×2.4	9.7×2.4
Flow rate	0.03~125	0.08~470	0.17~1120	0.3~1780	0.4~2200	0.2~900	0.3~1620	0.4~2340	0.5~3000

BT600 EA głowica DG1, DG2 (dane dla pojedynczego kanału) medium: woda prędkość 0-150rpm

Pump head	DGx		
Hose	1×1	2×1	3×1
Inner diameter x thickness	1×1	2×1	3×1
Flow rate	0.005~15	0.014~25	0.023~36